

## **894 Professional CVS - новая система для циклической инверсионной вольтамперометрии.**

894 Professional CVS - новая система обладающая уникальной гибкостью. Полностью модульный дизайн позволяет в любое время производить расширение и обновление системы с помощью дополнительных блоков, таких как дозирующие устройства, насосы и автоподатчики проб.

Новое программное обеспечение **viva** для ПК полностью способствует максимальной гибкости. Свободный доступ ко всем параметрам системы в **viva** дает пользователю практически неограниченные возможности в программировании собственных методов.

2.894.1210

894 Professional CVS - полуавтоматическое управление

894 Professional CVS с полуавтоматическим управлением -удобный анализатор высокого класса для определения органических добавок в гальванической ваннах с использованием "Циклической инверсионной вольтамперометрии". Хорошо зарекомендовавшие себя электроды Metrohm в сочетании с полностью новым дизайном потенциостата/гальваностата и высокопроизводительное программное обеспечение viva -открывают новые перспективы в циклической инверсионной вольтамперометрии. Сменная измерительная головка обеспечивает быстрый переход между различными применениями с различными электродами. Потенциостат с сертифицированным калибратором перенастраивается автоматически перед каждым измерением и гарантирует максимальную точность.

Два дозирующих устройства 800 Dosino (входит в комплект поставки) позволяют автоматически добавлять вспомогательные растворы в течение определения, т.е., VMS, стандартные растворы или образцы для Методики разведения титрованием.

Программное обеспечение viva рекомендуется для контроля, записи данных и измерения.

Полуавтоматическая система 894 Professional CVS поставляется с дополнительными принадлежностями и измерительной головкой с вращающимся дисковыми электродами. Набор электродов и лицензионное программное обеспечение viva заказываются отдельно.

2.894.0210

894 Professional CVS - ручное управление

894 Professional CVS с ручным управлением - это инструмент для определения органических добавок в гальванической ваннах с использованием "Циклической инверсионной вольтамперометрии". Хорошо зарекомендовавшие себя электроды Metrohm в сочетании с полностью новым дизайном потенциостата/гальваностата и высокопроизводительное программное обеспечение viva - открывают новые перспективы в циклической инверсионной вольтамперометрии. Сменная измерительная головка обеспечивает быстрый переход между различными применениями с различными электродами. Потенциостат с сертифицированным калибратором перенастраивается автоматически перед каждым измерением и гарантирует максимальную точность.

Программное обеспечение viva рекомендуется для контроля, записи данных и измерения.

894 Professional CVS с ручным управлением поставляется с дополнительными принадлежностями и измерительной головкой с вращающимся дисковыми электродами. Набор электродов и лицензионное программное обеспечение viva заказываются отдельно.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mhm@nt-rt.ru

www.metrohm.nt-rt.ru

